

Western 转膜缓冲液（干粉）使用说明书

产品货号：PM5070

包装规格：10袋/50袋（配制1L/袋）

储存条件：常温保存，保质期2年；加入甲醇的工作液4℃保存，保质期1周。

产品简介：

COOLABER 出品的 Western 转膜缓冲液预混干粉，精选优质原料，经过特殊加工处理，呈白色粉末状，溶解性好，使用起来方便快捷。可迅速配制成含 48mM Tris, 39mM Glycine, 1.2mM SDS 的溶液。

使用说明：

1. 每袋粉剂可配制成1000 ml 的标准浓度的 Western 转膜缓冲液。
2. 配制时用去离子水或双蒸水作为溶剂。同时备有无水甲醇。
3. 将包装袋中的粉剂全部溶于600 ml 的去离子水或者蒸馏水中，并定容至800 ml，
4. 使用前再加入200ml 甲醇混匀。

注意事项：

1. 配制溶液前确保所需器材洁净。
2. 拆包装时，避免袋中粉末撒出；袋内残留少许干粉，略有结块不影响实验效果。
3. 操作中请穿戴实验服和一次性手套，废弃包装袋及用品请弃于专用的垃圾袋内。

相关产品：

中文名称	产品编号	包装规格	产品价格
ECL 超敏发光液	SL1350-25ml	25ml	¥180.00
ECL 超敏发光液	SL1350-100ml	100ml	¥580.00
ECL 超敏发光液	SL1350-500ml	500ml	¥1,880.00
Western 转膜缓冲液(干粉)	PM5070-10	10×1L	¥120.00
Western 转膜缓冲液(干粉)	PM5070-50	50×1L	¥540.00
TBS 缓冲液(干粉) (WB 洗膜液)	PM5080-10	10×1L	¥100.00
TBS 缓冲液(干粉) (WB 洗膜液)	PM5080-50	50×1L	¥450.00
PBS 缓冲液(干粉) (0.01M, pH7.2-7.4)	PM5090-10	10×1L	¥60.00
PBS 缓冲液(干粉) (0.01M, pH7.2-7.5)	PM5090-50	50×1L	¥270.00
10×Western 转膜缓冲液	SL1210-500ml	500ml	¥100.00
20×TBS 缓冲液	SL1240-500ml	500ml	¥100.00
TBST 缓冲液	SL1250-500ml	500ml	¥80.00
PBST 缓冲液	SL1252-500ml	500ml	¥80.00
10×丽春红溶液	SL1280-10ml	10ml	¥90.00

中文名称	产品编号	包装规格	产品价格
膜封闭液	SL1330-100ml	100ml	¥60.00
膜再生液	SL1340-100ml	100ml	¥100.00
膜再生液	SL1340-500ml	500ml	¥350.00
一抗稀释液	SL1360-10ml	10ml	¥50.00
二抗稀释液(普通型)	SL1400-10ml	10ml	¥30.00
HRP 标记二抗稀释液	SL1370-10ml	10ml	¥50.00
脱脂奶粉(封闭专用)	CN7861-100g	100g	¥90.00
牛血清白蛋白(组份五)	CA1381-10g	10g	¥90.00
Tris(三(羟甲基)氨基甲烷)	CT11411-500g	500g	¥180.00
L-甘氨酸	CG5831-500g	500g	¥160.00
十二烷基硫酸钠	CS9701-500g	500g	¥360.00
氯化钠	CS9971-500g	500g	¥120.00
吐温 20	CT11551-100ml	100ml	¥50.00
丽春红 S/猩红 S	CP8741-5g	5g	¥60.00
5-磺基水杨酸,二水	CS10691-100g	100g	¥240.00
三氯乙酸	CT10861-100g	100g	¥160.00
3'3'-二氨基联苯胺四盐酸盐	CD4181-1g	1g	¥160.00
3,3',5,5'-四甲基联苯胺	CT11211-500mg	500mg	¥220.00
NBT(氯化硝基四氮唑蓝)	CN7731-100mg	100mg	¥120.00
BCIP(对甲苯胺蓝)	CT11281-100mg	100mg	¥220.00
硝酸纤维素膜/NC膜 0.45u (15×15cm)	NC4515-5	5 张	¥400.00
PVDF 转移膜 0.22u (13×15cm)	PVDF2215-5	5 张	¥550.00
PVDF 转移膜 0.45u (13×15cm)	PVDF4515-5	5 张	¥400.00
显影粉(干粉)	XYF1000	1L/盒	¥22.00
显影粉(干粉)	DYF1000	1L/盒	¥22.00

更多产品及更多包装规格请关注 www.coolaber.com 或详询 COOLABER 授权代理商!

COOLABER SCIENCE & TECHNOLOGY Co.,LTD

Cool products! Cool job! Coolaber!

www.coolaber.com

技术支持: 400-878-6800